



Ośrodek Badań Podstawowych, Projektów i Wdrożeń, Ochrony Środowiska i Biotechnologii „OIKOS” sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 8
55-010 Święta Katarzyna

sekretariat@oikoslab.pl
<https://www.oikoslab.pl/>

Kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN	Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 8980014132	Numer REGON: 008374467
	Numer KRS: 0000074393

Instrukcja obsługi próbnika – rurki

Metoda	OSHA PV2111, OSHA PV2018, OSHA 60
Analit(y)	2-aminoetanol, 2,2'-iminodietanol, etylenodiamina, 2,2'-iminobis(etyloamina), N,N'-bis(2-aminoetylo)etylenodiamina
Zawartość rurki	XAD-2 impregnowany NITC; rurka szklana
Przydatność próbnika	6 miesięcy od daty impregnowania sorbentu; przechowywanie w temperaturze 4°C

Jak używać gotowych rurek?

- Wybierz jedną rurkę do kalibracji przepływu strumienia powietrza przez próbnik. Zdejmij zatyczki z obu końców rurki. Każda rurka składa się z dwóch warstw – pierwszej warstwy właściwej, drugiej warstwy kontrolnej. Na jednym końcu rurka posiada przewężenie. Z tej strony powinna zostać połączona wężykiem z aspiratorem indywidualnym tak, aby próbkowane powietrze przepływało najpierw przez warstwę właściwą.
- Skalibruj aspirator do zadanego przepływu za pomocą odpowiedniego rotametu.
- Zamień rurkę użytą do kalibracji przepływu na nową rurkę do pobierania próbki. Przymocuj rurkę do kołnierza pracownika możliwie jak najbliżej strefy oddychania pracownika. Pobieraj próbkę w określonym przedziale czasu.
- Po zakończeniu pobierania próbki rurkę należy zamknąć zatyczkami.
- Próbkę przechowywać i transportować zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w przewodniku do pobierania próbek, który jest zamieszczony na stronie internetowej www.oikoslab.pl

